

# 鼓风干燥箱操作说明

型号：DHG-9038A

厂家：上海精宏实验技术有限公司

温度范围：50——350 °C

升温速率：≤ 6 °C/min

## 操作步骤：

1、按电源开关开机，显示屏显示当前温度，进入待机状态。



2、将样品放入烘箱，关好烘箱门。注意：炉温 150°C 以上请勿打开烘箱门，50°C 以上取放样品请带好隔热手套。

3、按 SET 键，进入程序设定。初始温度默认为当前温度，不需要设置，C01 为第一个目标温度，精度为 0.1 摄氏度。用 ◀ 键、▶ 键和 ▼ 键修改数值后按 SET 键保存并翻页。



3、设定 t01 值，t01 指从当前温度到 C01 所需要的时间，单位为分钟。



- 4、设定 t01 值后，按 SET 确定并翻页，再设定第二个目标温度 C02、第二段时间 t02 等等。
- 5、所有程序设定结束后，将后面所有参数设为 0.0，系统运行到这一参数后，及结束程序，烘箱自然降温，样品随炉冷却。

程序结束，  
随炉冷却



- 6、设定程序结束后，同时按下 SET 键和 ◀ 键，跳出程序，回到待机画面。短按 ▶ 键开始运行程序。运行过程中，再次长按 ▶ 键停止运行，回到待机状态。

程序运行  
中.....



**设定程序：**

从当前温度（25℃）以 5℃/min 的升温速度用 5min 升温到 50℃，再以 2℃/min 的速度用 80min 升温到 210℃，保温 2h，随炉冷却至室温。

参数	C01	t01	C02	t02	C03	t03	C04	t04
数值	50.0	5	210.0	80	210.0	120	0.0	0